



泰乐菌素免疫胶体金快速检测试剂卡

泰乐菌素免疫胶体金参数

产品简介

本产品用于快速检测原奶（生鲜乳）中的泰乐菌素残留，整个检测过程只需要 10 分钟左右，检出限为 50 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb)，适用于各类企业及检测机构。

产品组成

泰乐菌素免疫胶体金快速检测试剂卡

说明书

需使用但未提供的试剂、器具

加热器、微量移液器

操作步骤

1. 撕开泰乐菌素免疫胶体金快速检测试剂卡包装，取金标微孔。


(试验环境的温度必须 20 度以上.冷冻过的原奶,明显出现颗粒的,容易导致跑板不完全，此时必须使用加热器加热或者离心取中间层样本进行检测。)

2. 用移液枪取 150 μL 生乳于金标微孔中，2 分钟后用滴管吹打生乳，使微孔中的金和生乳充分混匀，再等 2 分钟后，将金标微孔中的待检测液体全部转移到检

测卡的加样孔中。

3. 5~8 分钟后判读结果。

结果判断

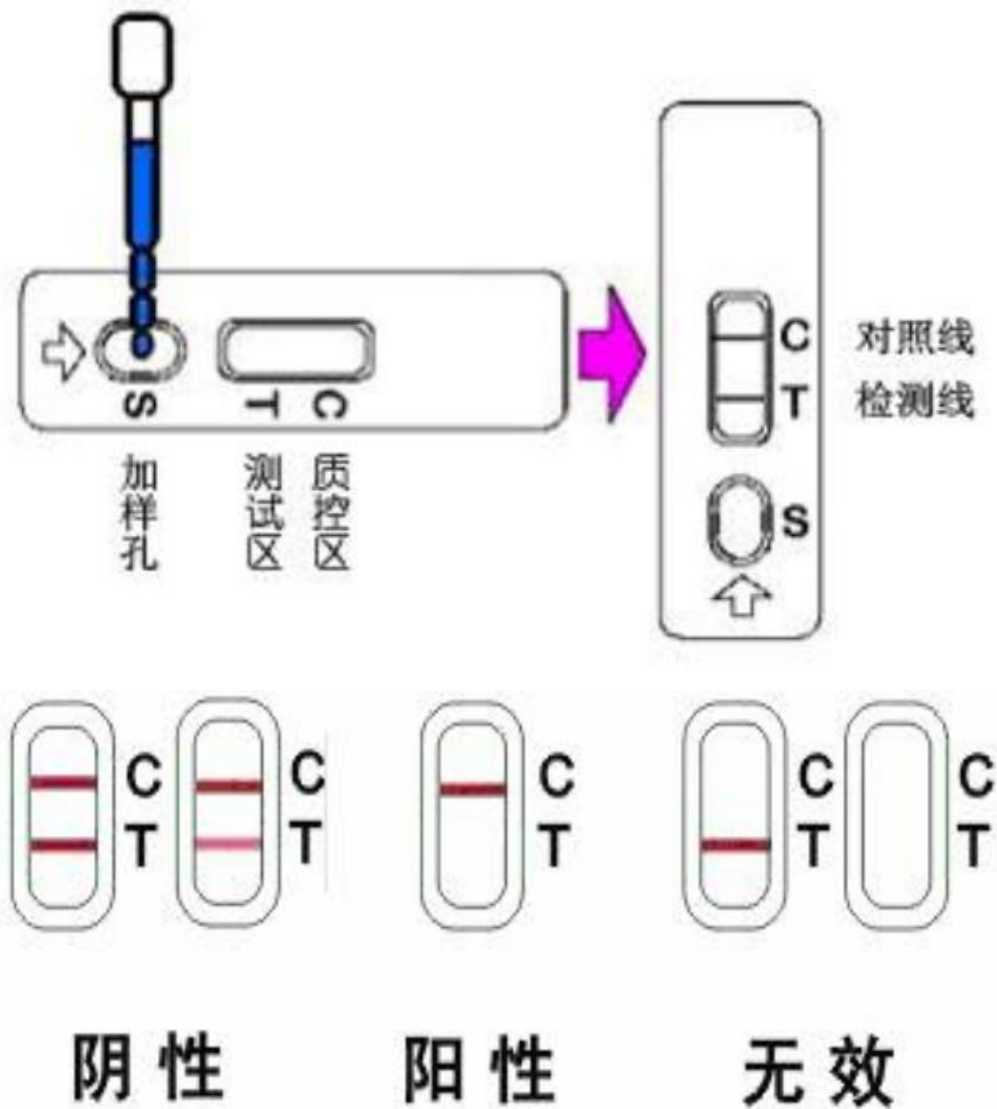

阴性(-)： T 线（检测线，靠近加样孔一端）显色， 表明样品中泰乐菌素浓度低于检测线或无泰乐菌素残留。

阳性 (+)： T 线无显色，表明样品中泰乐菌素浓度高于检测线；

无效： 未出现 C 线，可能操作不当或试剂板已失效。应再次阅读说明书，并用新的试剂板重新测试。

注意事项

1. 试剂条一次性使用；
2. 不要使用过期试剂条，废弃物应妥善处理；
3. 请勿触摸试剂条中央的白色膜面；
4. 切勿重复使用配备的滴管，以免交叉污染；
5. 切勿食用配备的试剂；
6. 若需直接检测标准品，我方可提供配置液；
7. 试验遇到的任何问题，请与供应商联系。

特异性

本产品与喹诺酮、氯霉素、磺胺类药物无交叉反应。

贮存条件

4℃~30℃避光保存，切勿冷冻

有效期 12 个月。

生产日期 详见包装袋。



www.mlbio.cn

[微信公众号](#)

[手机官网](#)

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com